


Bau einer Apparatur für die halbquantitative Wasseranalyse



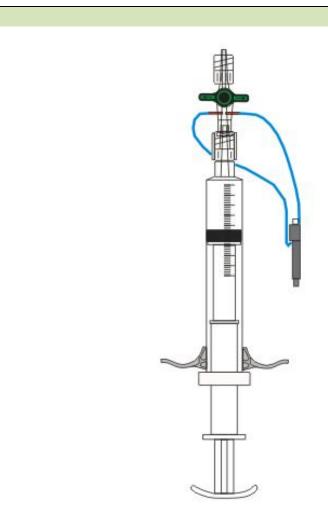



Beschreibung	Anzahl	Bezugsquelle	Bestellnummer	Preis
Klingeldraht ca. 40 cm	1	Baumarkt		
MT-Einwegehahn	1	z. B: Fleischhacker		
MT-Spritze, 10 mL	1	z. B: Fleischhacker		
Piezo Zünder aus Feuerzeug	1	Food		

Durchzuführende Arbeiten:

- In den female-Teil des Einwegehahns versetzt zwei Löcher bohren (1,5 mm)
- Ende des Klingeldrahts etwa 3 mm abisolieren und in die Löcher einkleben
- Piezozünder aus dem Feuerzeug ausbauen und die Zündstelle umwickeln
- Am Draht befestigen
- Mit Schrumpfschlauch Halt geben

T :	
Tipps:	
•	

,	
Literatur	F. Kappenberg; Computer im Chemieunterricht 1988, Verlag Dr. Flad, Stuttgart