




Aufbau 22: Ionenwanderung auf Objektträger

Einsatz: A11 Ionenwanderung

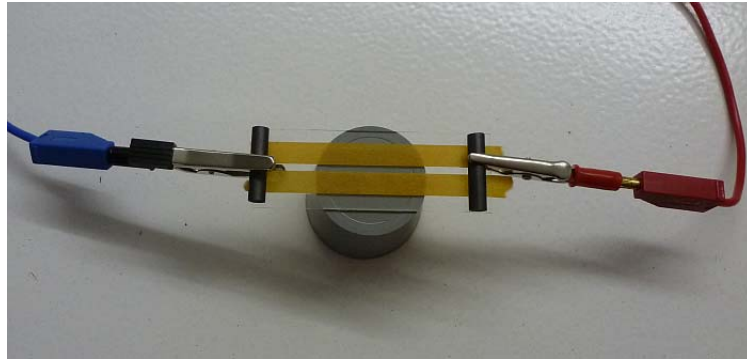

Beschreibung	Anzahl	Bezugsquelle	Bestell-Nr.	Preis
Objektträger	1	Labor-Händler		
Bleistiftmine ca. \varnothing 5,5 mm	1	Bürobedarf		
Krokodilklemme, rot	1	Conrad		
Krokodilklemme, schwarz	1	Conrad		

Werkzeug: Schraubstock, Puksäge, Kombizange, Schleifpapier, Dremel mit Schleifstein 6 mm

Durchzuführende Arbeiten:

- 2 Bleistiftminenstückchen auf 25mm absägen und etwas beischleifen
- Krokodilklemmem im "Maul" etwas einschleifen, damit die Mine nicht wegrollt

Literatur: Kappenberg, Schülerversuche, Münster 1978